


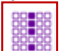


※注意事項：

註1. UV Box可依需求切換302或365 nm波長(圖1)。


註2. 如需過飽和警示，可點選  開啟此功能(圖2-5)。

註3. 如需儲存編輯後影像可點選  儲存檔案。

註4. 切勿以沾有EtBr之手及器具接觸儀器！欲切割gel時務必以玻璃板或選購之gel tray襯底以免劃傷UV燈箱！

如在使用中遇到任何問題，請撥免付費服務電話：0800-251302 轉 儀器部。

### 圖1：主機外觀

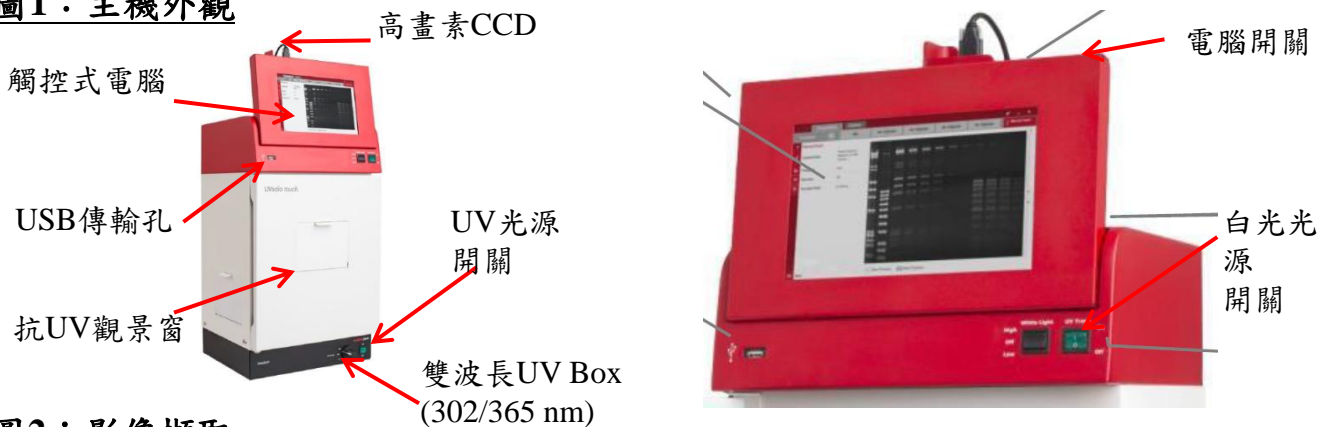

### 圖2：影像擷取


(圖2-6) 觀看已擷取影像

(圖2-1) 開啟拍攝模式(Template)

(圖2-7) 縮小/關閉軟體

(圖2-4) 曝光時間設定

(圖2-5) 飽和訊號顯示

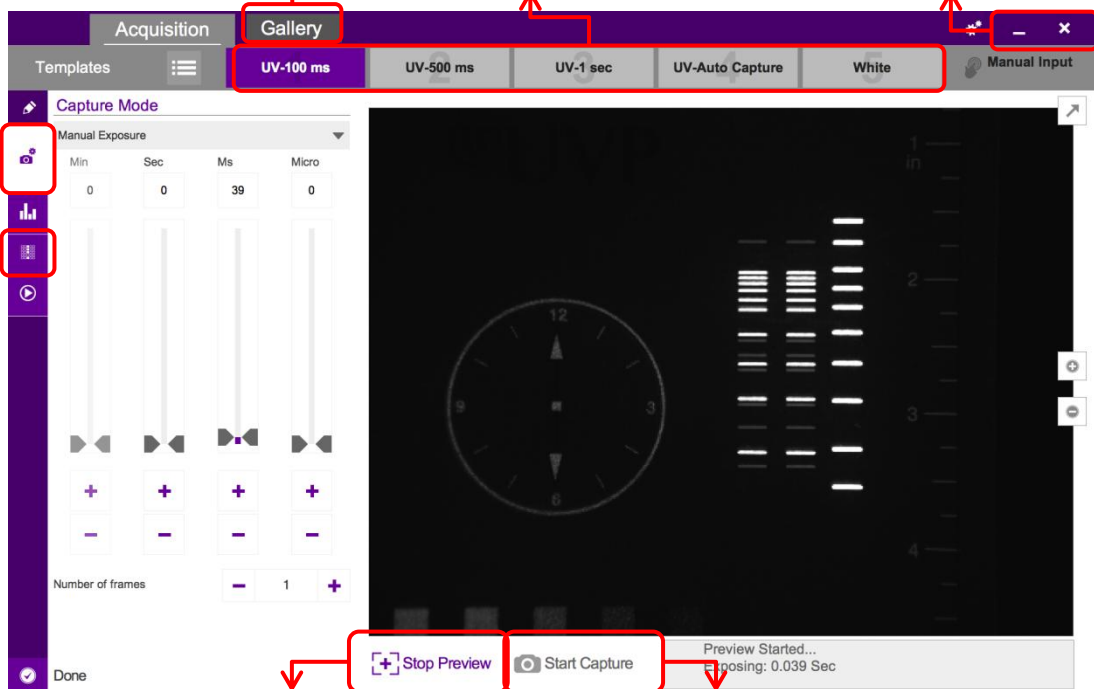


(圖2-2) 開啟/關閉預覽功能

(圖2-3) 開始拍攝

### 圖3：影像編輯及存檔

(圖3-1) 影像編輯功能

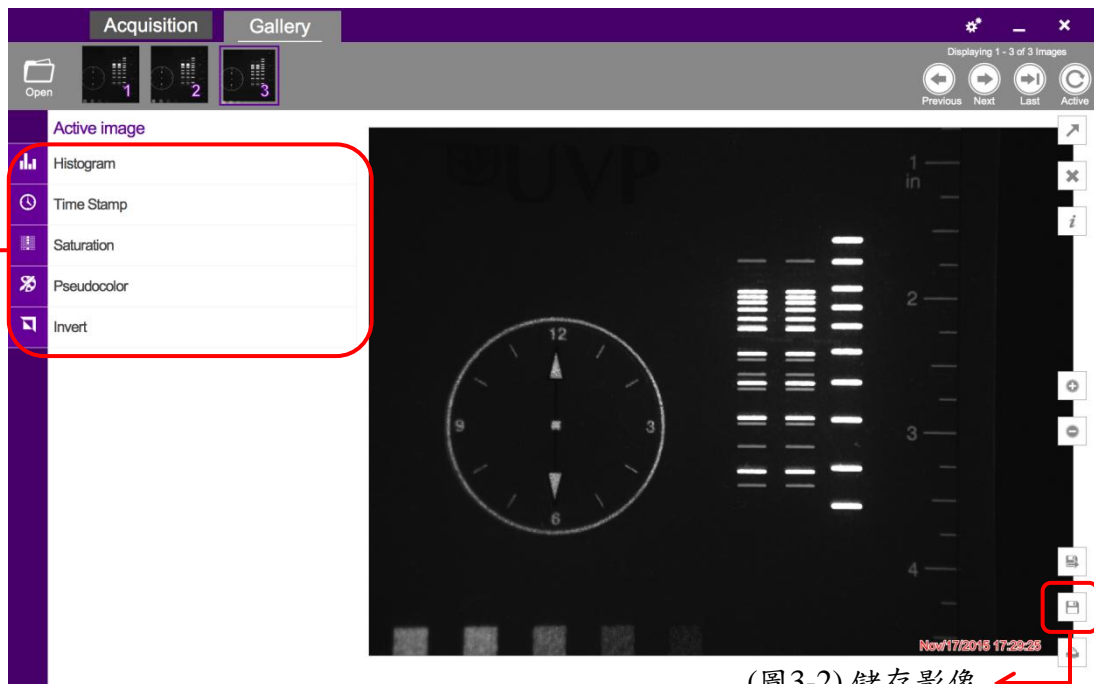

(圖3-2) 儲存影像